

«Будова клітин шкірки цибулини під мікроскопом»



**лабораторна робота по темі:
«Будова рослинної клітини»
(6 клас)**


Обладнання:



- Світловий мікроскоп
- Чашка Петрі
- Цибулина
- Пінцет
- Розчин Йоду
- Бинт
- Піпетка
- Предметні і покривні скельця

Мета роботи:

- Навчитись виготовляти тимчасові мікропрепарати та ознайомитись з будовою клітин на прикладі клітин шкірки цибулини

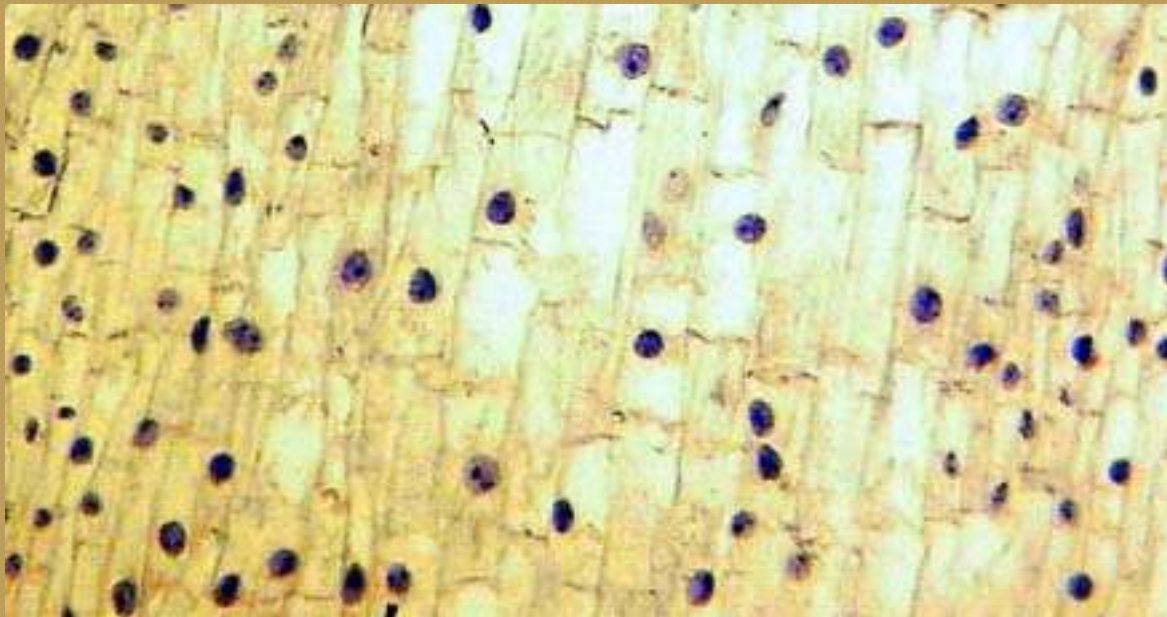

Підготовка до роботи

○ Повторення правил техніки безпеки під час виконання лабораторної роботи

○ *Повторення правил роботи з мікроскопом*

○ Повторення будови мікроскопа



Світловий мікроскоп

Окуляр

Тубус

Об'єктиви

Предметний
столік

Дзеркало

Гвинти

Штатив з підставкою

Збільшує зображення предметів від 56 до 800 разів



Хід роботи:

- ◎ **1. Підготувати мікроскоп до роботи**



Підготовка мікроскопа до роботи

- **1. Поставте мікроскоп штативом до себе по центру стола на відстані 5 - 7 см від краю стола.**
- **2. Підтримуючи мікроскоп за підставку, нахиліть його за штатив на себе, щоб було зручно працювати сидячи і не заважаючи сусідові, і не затінюючи йому світло .**
- **3. Направте світло за допомогою дзеркальця на предметний столик, дивлячись в окуляр, до появи світлої плями.**
- **4. Залиште мікроскоп в такому положенні до підготовки об`єкта, що буде розглядатися.**
- **(не змінюйте його положення і не переміщайте його.)**


Хід роботи:

- ◎ 2. Готуємо мікропрепарат клітин шкірки цибулини




Виготовлення мікропрепарату клітин шкірки цибулини

1. Підготуйте предметне скло, ретельно протерши його кусочком бинта.
2. Піпеткою нанесіть 1-2 краплі води на предметне скло.
3. За допомогою пінцета обережно зніміть маленький кусочок прозорої шкірочки з внутрішньої поверхні лусочки цибулини.
4. Положіть кусочок шкірочки в краплю води і розправте, зафарбуйте його краплею розчину йоду
5. Накрийте шкірочку покривним скельцем.

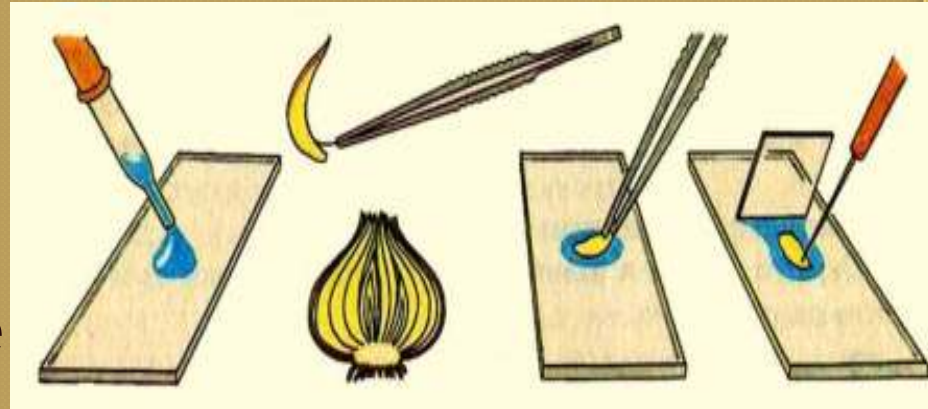

Як з'ясувати збільшення мікроскопа?

- 1. Подивись на число, зображене на окулярі

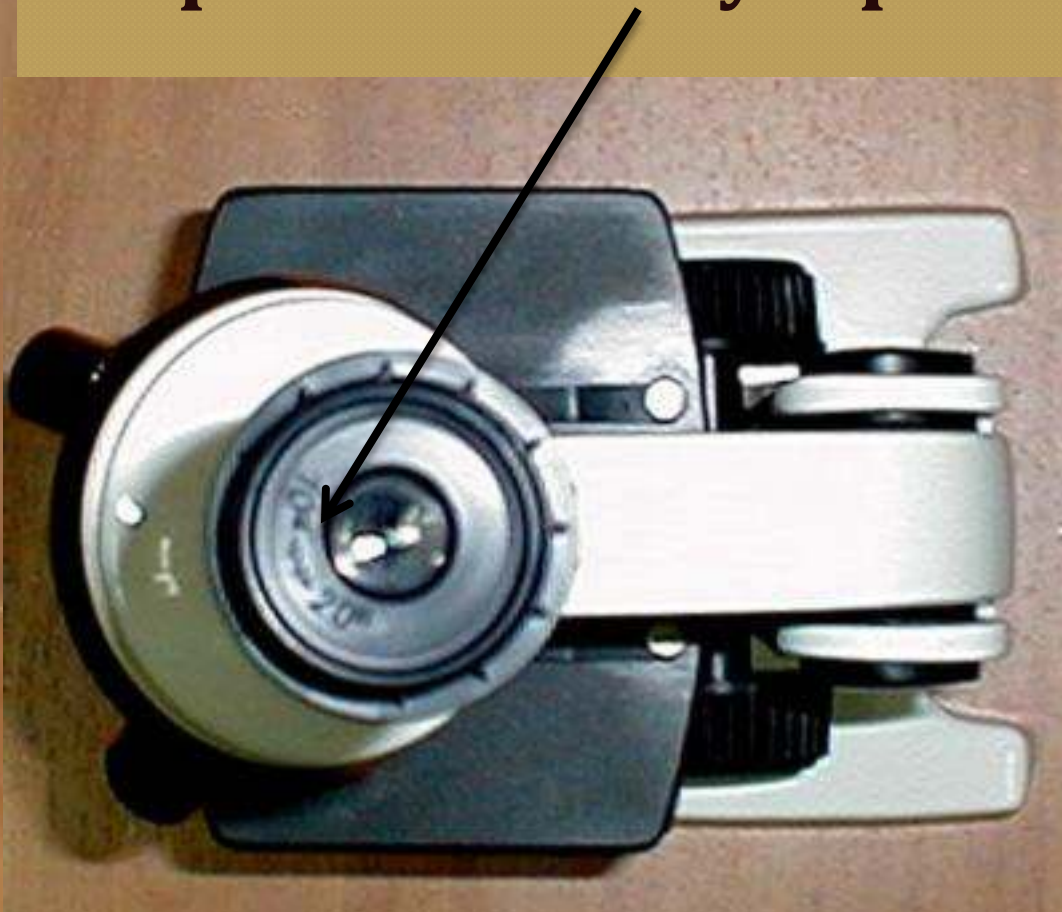

Як з'ясувати збільшення мікроскопа?

- ◎ 2. Подивись на число, зображене на об'єктиві



Хід роботи:

- ◎ 3. Визначте збільшення мікроскопа

Перемножте ці числа. Добуток буде вказувати збільшення, яке в даний момент дає мікроскоп.

Запишіть дане збільшення в зошит.


- ◎ **Важливо вказувати збільшення, коли працюєш над об'єктом!**

Продовження роботи з мікроскопом

5. Готовий мікропрепарат встановлюємо на предметний столик під зажими навпроти отвору в ньому .

6. Опустіть тубус мікроскопа до мікропрепарата .

7. Дивлячись в окуляр, дуже повільно, за допомогою гвинтів піднімайте зорову трубку, прокручуючи гвинти на себе, **до появи чіткого зображення.**

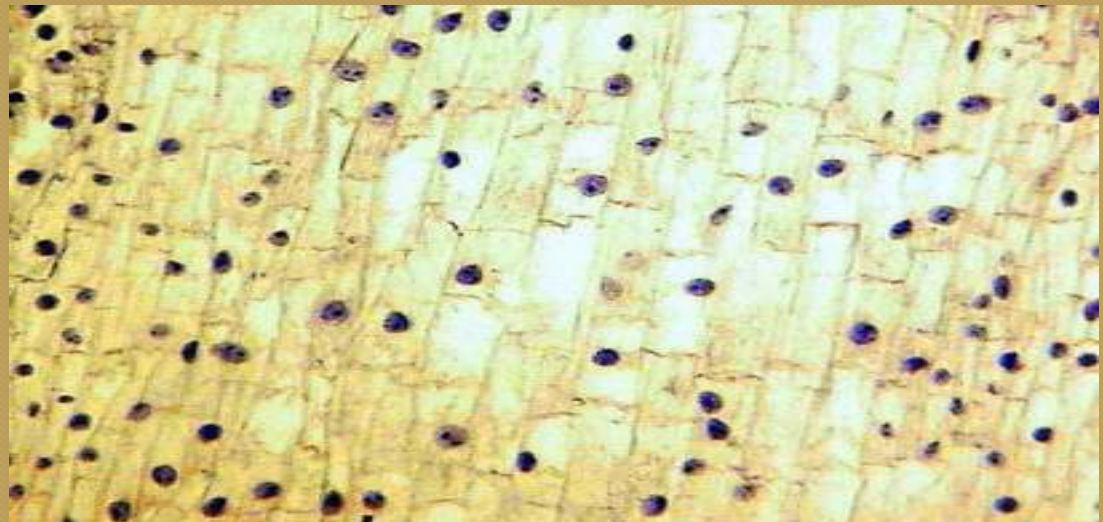

Вигляд шкірки цибулі під мікроскоп

Хід роботи:


- 4. Роздивляємось і замальовуємо об'єкт. Послідовно наносимо визначення частин клітини



Будова клітин шкірки цибулини

Хід роботи:

◎ 5. Зробити висновки

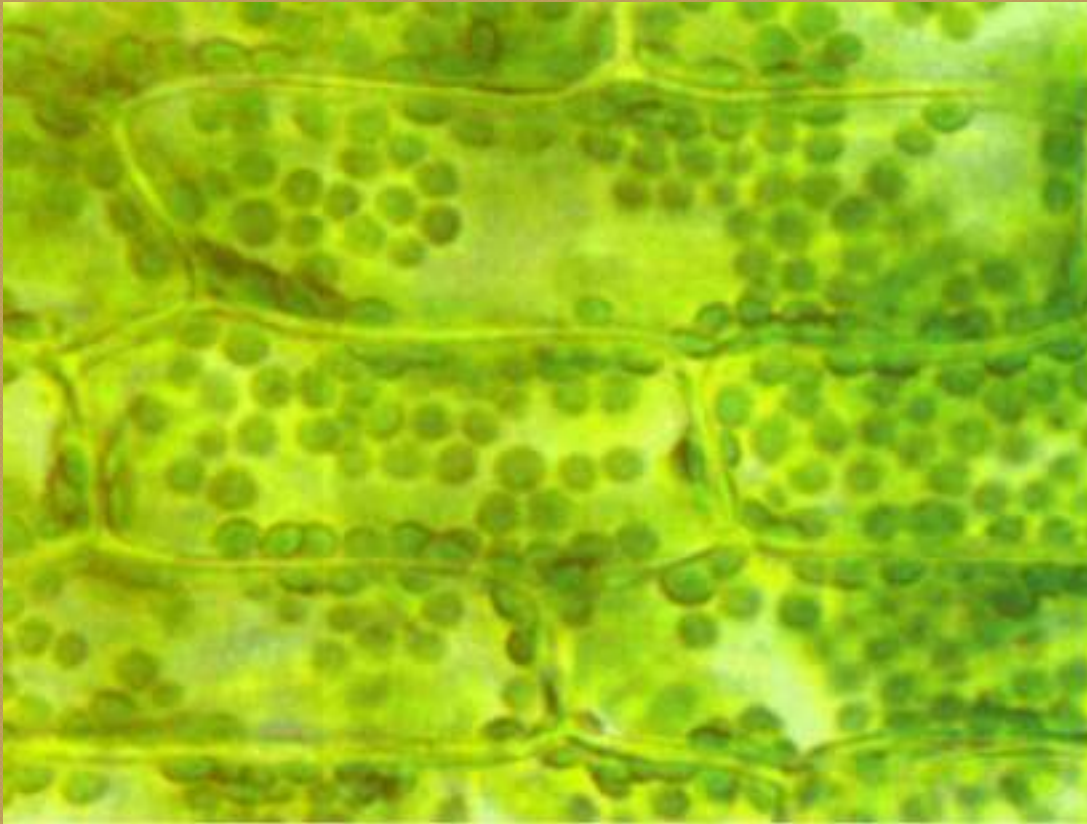


Висновок.



- **1.Отримали перші навички роботи з мікроскопом**
- 2.Навчилися готувати вологі мікропрепарати**
- 3.Вивчили будову рослинної клітини і з`ясували , що вона складається з: клітинної оболонки, цитоплазми , ядра, вакуолі з клітинним соком.**

Будова рослинної клітини

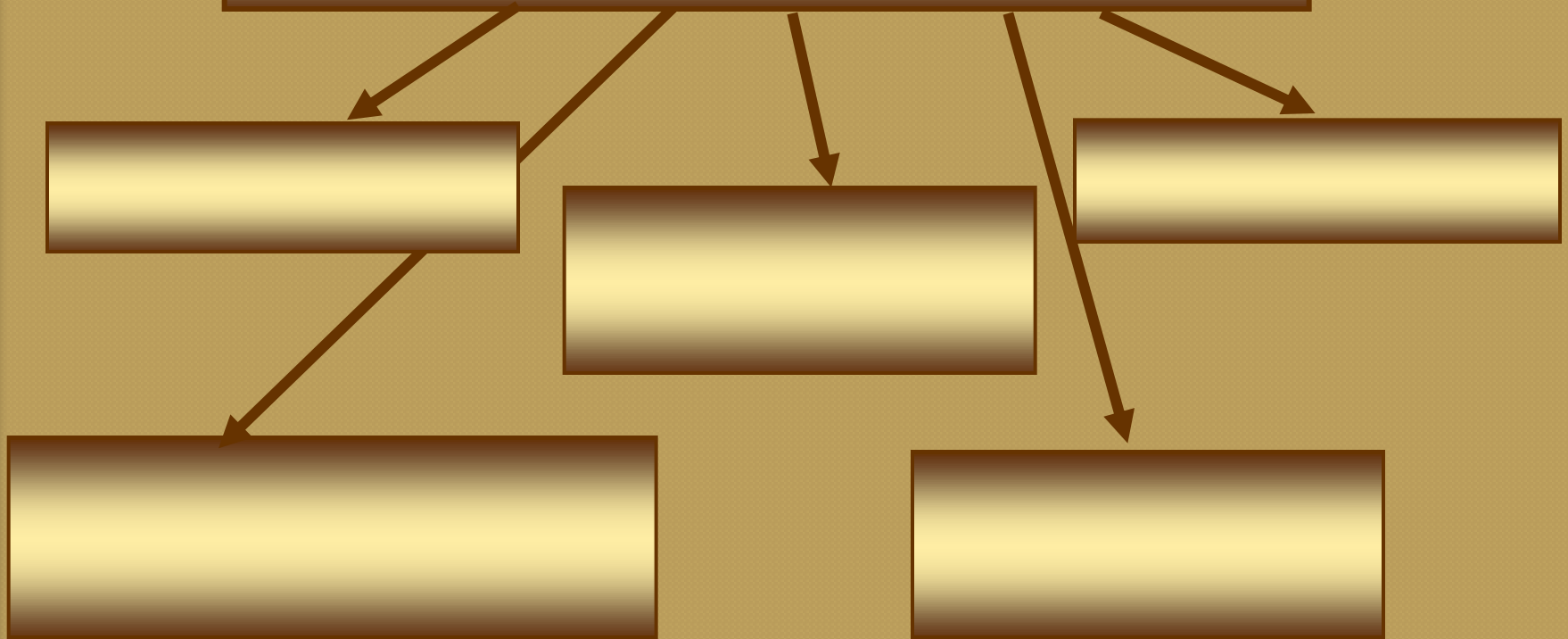

Склади і заповни схему:
«Будова рослинної клітини»

Будова рослинної клітини

Ядро

Пластиди

Вакуоля

Клітинна оболонка

Цитоплазма

Перевірте схему:

«Будова рослинної клітини»